


PROTOCOLE DE PROGRAMMATION SOUS TOPSPIN

Pour AV300 MHz NanoBay et AV400MHz NanoBay

- 1 - Dans le fenêtre ICONNMR cliquer sur "Change User" (1) dans le coin droit du tableau.
- 2 - double cliquer sur votre nom de login (2).
- 3 - entrer votre mot de passe.

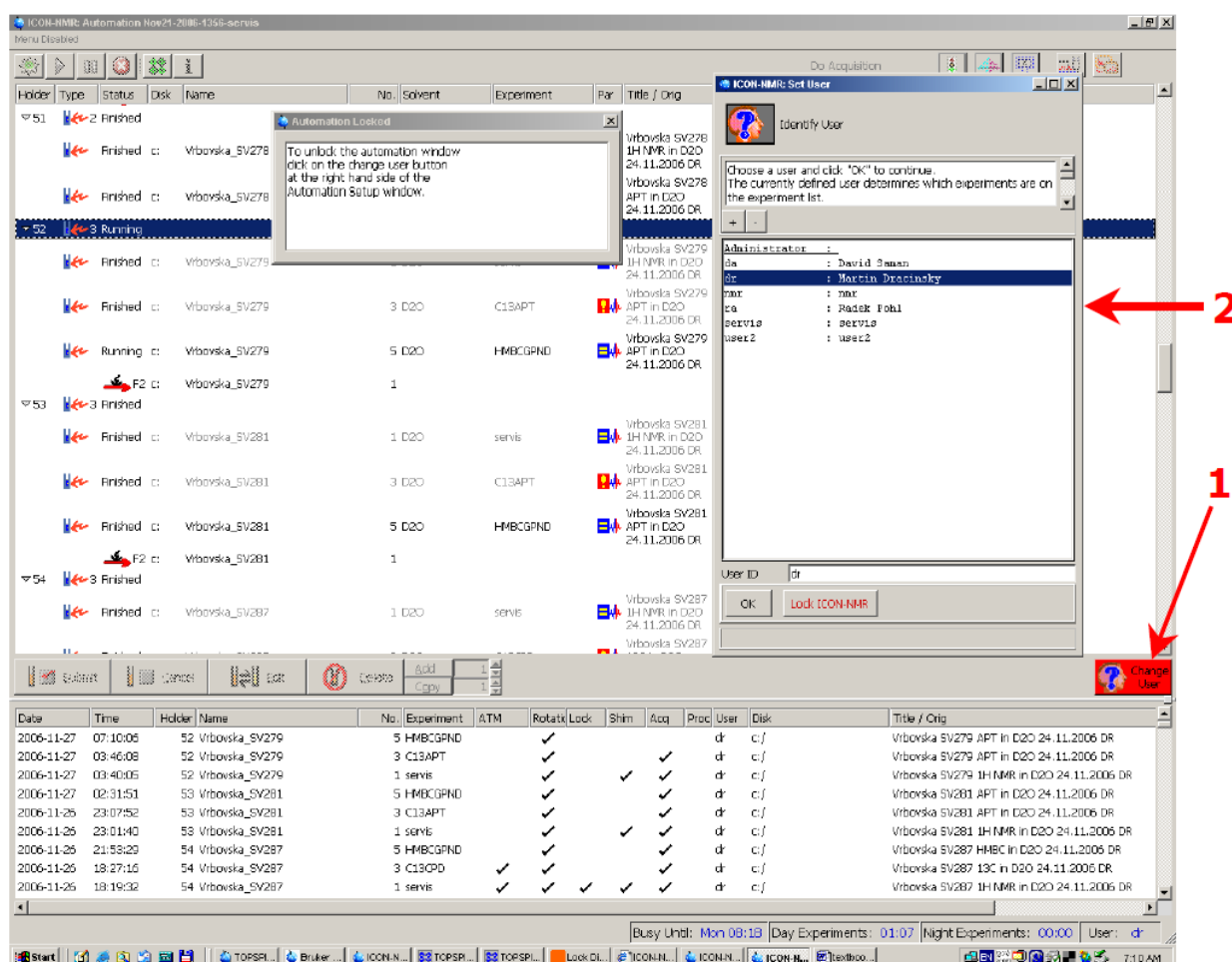

The screenshot shows the ICONNMR software interface. A dialog box titled 'Identify User' is open, prompting the user to choose a user and click 'OK' to continue. The dialog lists several users: Administrator, David Simon, Martin Dracinsky, nmr, Radik Fohl, servie, and user2. A red arrow labeled '2' points to the 'servie' user in the list. In the bottom right corner of the main window, there is a 'Change User' button, indicated by a red arrow labeled '1'. The main window displays a table of experiments with columns for Date, Time, Holder, Name, No., Experiment, ATM, Rotat(Lock), Shim, Acq, Proc, User, Disk, and Title / Orig.

Date	Time	Holder	Name	No.	Experiment	ATM	Rotat(Lock)	Shim	Acq	Proc	User	Disk	Title / Orig
2006-11-27	07:10:05	52	Vrbovska_SV279	5	HMBGPN		✓				dr	c:/	Vrbovska SV279 APT in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-27	03:46:08	52	Vrbovska_SV279	3	C13APT		✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV279 APT in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-27	03:40:05	52	Vrbovska_SV279	1	servie		✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV279 1H NMR in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-27	02:31:51	53	Vrbovska_SV281	5	HMBGPN		✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV281 APT in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-26	23:07:52	53	Vrbovska_SV281	3	C13APT		✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV281 APT in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-26	23:01:40	53	Vrbovska_SV281	1	servie		✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV281 1H NMR in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-26	21:53:29	54	Vrbovska_SV287	5	HMBGPN		✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV287 HMBG in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-26	18:27:16	54	Vrbovska_SV287	3	C13OPD	✓	✓		✓		dr	c:/	Vrbovska SV287 13C in D2O 24.11.2006 DR
2006-11-26	18:19:32	54	Vrbovska_SV287	1	servie	✓	✓	✓	✓		dr	c:/	Vrbovska SV287 1H NMR in D2O 24.11.2006 DR

- 4 - double cliquer sur le numéro sur lequel vous voulez placer votre échantillon.

- 5 - Entrer un nom dans la case « Name» sans espace ni point ni point virgule. Séparer les caractères par le tiret du 6. (3)
- 6 - Cliquer sur la flèche correspondant au“Solvent” et choisir le solvant dans lequel vous avez préparé votre échantillon (4).
- 7 - Cliquer sur la flèche correspondant à “Experiment” et choisir l’expérience à réaliser (5).
- 8 - Cliquer sur l’icône “Title/Orig” et écrire votre texte, tous les caractères sont permis (6).
- 9 - Si vous voulez ajouter une expérience supplémentaire cliquer sur le bouton “Add”. Une expérience supplémentaire sera ajoutée et le numéro d’expérience sera incrémenté avec le même nom.
- 10 - Cliquer sur le numéro de programmation pour surligner la position et cliquer sur “Submit” (7).
- Toutes les expériences supérieures à 20 minutes seront effectuées la nuit et celles inférieures à 20 minutes seront indifféremment faites le jour ou la nuit.
- 11 - Cliquer sur “Change User” pour se déloguer (8).

